


Arbeitsplatzeinstellungen

Einstellungen für Dräger Prüfgeräte

Wurde an dem Arbeitsplatz, an dem die Drägerware.Werkstatt installiert wurde, ebenfalls die Software von Dräger Prüfgeräten (z. B. Quaestor, Prestor, Testor mit Adaptor) installiert, so kann die Ansteuerung dieser Prüfgeräte direkt aus der Drägerware.Werkstatt erfolgen.

Dazu befindet sich im Menü **Einstellung** ein neuer Menüpunkt **Arbeitsplatzeinstellung - Einstellungen für Dräger Prüfgeräte**.

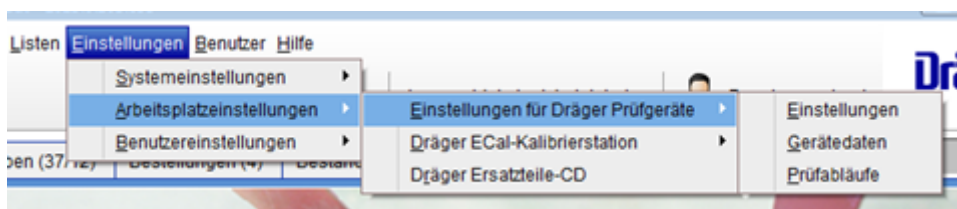

Hierüber können die verschiedenen Konfigurationsseiten der jeweiligen Prüfsoftware aufgerufen werden. Die Beschreibung hierzu befindet sich in den entsprechenden Handbüchern der Prüfgerätesoftware.

Prüfgeräteauswahl

Um für eine Prüfung das Prüfgerät aus der Drägerware.Werkstatt zu starten, muss im Fenster **Prüfung anlegen** das jeweilige Prüfgerät ausgewählt werden.

[Prüfung/Dienst anlegen](#)

Drägerwerk Werkstatt Software 7000 - Multitenant - 2013.1.104.1044

Atemschutz

Angemeldet als: Administrator Benutzerwechsel

Modulwahl: **Favoriten** Aufgaben (40/12) Bestellungen (4) Bestände (9) Notizen Geräteauswahl **Prüfung anlegen** Schnellauswahl

Art, Top: **Pressluftatmer PSS 5000**

Identifikation: **PA-40300-8351** Seriennummer: **BRDO-1506**

BarcodeRFID: **83108834** Inventarnummer:

Prüfgerät: **Quaestor 7000**

Prüfabauf: **Standard mit Maske**

Prüftyp: **Überdruck**

Manometervergleich: **Bodyguard 7000**

Intervalle Herstellereinstellungen Stammdaten Weitere Stammdaten Standort Mängel Dokumente Bemerkungen Lebenslauf

Vorlaufzeit (Tag): Darstellung aller Intervalle unter Berücksichtigung der eingegebenen Vorlaufzeit

Bezeichnung	Intervall	Einheit	Letzte	Nächste	Anwendungen	Intervall h	Letzte	Nächste	Prüfanlass
Jahresintervall	12	Monat	20.08.2013	20.08.2014					1-Jahresprüfung
1/2 Jahresintervall	6	Monat	20.08.2013	20.02.2014					0 Gesamt / 0 Jahr (2013)
2 Jahresintervall	24	Monat	20.08.2013	20.08.2015					
4 Jahresintervall	48	Monat	20.08.2013	20.08.2017					
6 Jahresintervall	72	Monat	20.08.2013	20.08.2019					

Prüfer: Administrator

Prüfung Abbrechen

Wurden in der MAT-Hierarchie die Werte für den Prüfabauf und Prüftyp noch nicht vordefiniert, müssen an jedem Arbeitsplatz diese Werte vor der Prüfung festgelegt werden. Hierzu öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zuordnungen vorgenommen werden können.

Zuordnung Dräger Prüftyp und -ablauf

Hinweis:
Für die Durchführung der Prüfung auf dem Dräger Prüfgerät legen Sie hier bitte die entsprechenden Parameter fest.
Dem Gerätetyp und dazu ausgewählten Prüfanlass ordnen Sie bitte Prüftyp und Prüfabauf des Prüfgeräts zu.
Die Einstellungen pro Gerätetyp und Prüfanlass brauchen nur einmal in der Drägerware zugeordnet werden und bleiben dann in Drägerware dauerhaft gespeichert.

Gerätetyp: **PSS 5000**

Prüfanlass: **1-Jahresprüfung**

Prüftyp:

Prüfabauf:

Ok Abbrechen

Da bei dieser Zuordnungsart die Einstellungen an jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden müssen, empfiehlt es sich diese Werte in der MAT-Hierarchie vorzubelegen.

Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie

Bereits vorhandene Geräte beim Scannen ignorieren

Ist diese Option aktiviert, erfolgt beim wiederholten Scannen eines Barcodes keine Hinweismeldung mehr, dass dieses Gerät bereits vorhanden ist. Diese Funktion ist bei der Verwendung von Sammelbarcodelesern erforderlich.